


Accu verwisselen PASCO PS-2600(A) spectrofotometer

Leg het toestel op zijn kop op tafel en haal met behulp van een kleine maat Torx schroevendraaier (T8) de 4 schroeven los



Haal de bovenzijde van het apparaat af en verwijder met een kruiskopschroevendraaier het schroefje waarmee de printplaat vastzit.

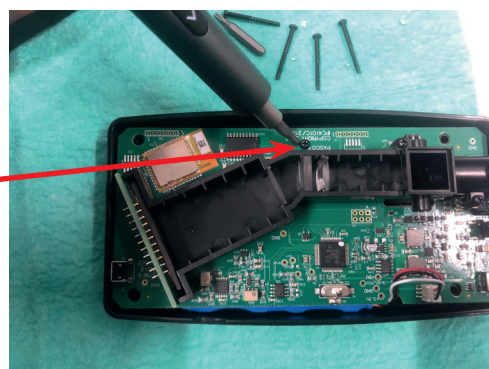

Verwijder de witte connector van de defecte accu en haal de accu onder de printplaat vandaan.

Monteer nu de connector van de nieuwe accu en zet de fotospectrometer weer in elkaar.



Als de meter gedurende een langere periode niet gebruikt wordt is het aan te bevelen om:

- óf de unit te openen en de batterij los te koppelen
- óf de spectrofotometer van tijd tot tijd op te laden

Als de batterij na langere tijd van stilstand onverhoopt toch geheel is leeggelopen dan zal opnieuw op-laden niet direct werken. Het kan soms veel meer dan een uur duren voordat het laden daadwerkelijk begint.



Gooi de oude accu NIET weg bij het restafval.