



Bottletop dispenser

VOS-50158

Beschrijving:

Instelbare dispenser met een bereik van 5 t/m 25 ml, inclusief fles.

Nauwkeurigheid $\pm 2\%$

Ingebruikname:

Draai de uitloop C vast op de aansluiting A, zorg dat de tuit naar beneden is gericht.


Druk de toevoerslang D op de aansluiting B (met het rechte uiteinde van de slang op de aansluiting). Draai het geheel op de fles.

Gebruik:

Doe de benodigde hoeveelheid vloeistof in de fles en draai de dispenserkop zorgvuldig op de fles.

Stel de gewenste waarde in op de dispenser (draai de rode knop los, stel hem in en zet de rode knop weer vast).

Trek de dispenser omhoog: bij het indrukken zal de ingestelde hoeveelheid vloeistof uit de uitloop komen.

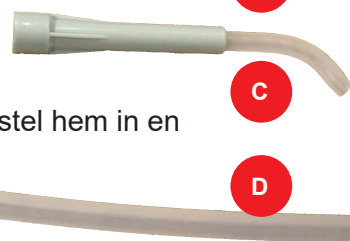

Toepasbaarheid:

Deze dispenser is vooral gericht op gebruik in onderwijsinstellingen. Daarnaast wordt hij gebruikt in de petrochemie, agro-industrie, milieuonderzoek, bij kleurstofsamenstellingen enz.

Zorg bij gebruik altijd voor voldoende persoonlijk beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbril, beschermende kleding).

Na ieder gebruik moeten de dispenser en de fles grondig gereinigd worden. Doe dit met ruim water, stel de dispenser op de maximale hoeveelheid in en pomp minimaal de inhoud van 1 volle fles schoon water door de dispenser. Bij gebruik van vloeistoffen met hogere viscositeit de behandeling intensiveren.

Deze dispenser is NIET geschikt voor gebruik met fluorwaterstofzuur en sterke alkaliën.

Deze dispenser is geschikt voor gebruik met:

Zuren, basen: (1% - 99% zwavelzuur, salpeterzuur, zoutzuur, mierenzuur, ijsazijn, organische zuren en zwakke basen.

Oplosmiddelen: alcoholen, lipiden, ethers, benzeen, aldehyden, ketonen, chloroform, enz.