

# VOS droogstoof

Handleiding voor de modellen  
VOS-12013, VOS-12014, VOS-1205,  
VOS-12086 en VOS-12087



CE



- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Set knop                           | 6. Ingestelde temperatuur           |
| 2. Cursor verplaats/Self-tuning toets | 7. Verstreken tijd                  |
| 3. Waarde verlagen/Herstart           | 8. Ventilator snelheid              |
| 4. Waarde verhogen/Backlight          | 9. Temperatuur limiet               |
| 5. Gemeten temperatuur                | 10. Brandt als de machine aan staat |

1. Gebruik de 'Set' knop (1) om temperatuur, tijd en andere parameters in te stellen en te checken.
2. Toets 2 wordt gebruikt om de cursor te verplaatsen. Standaard knippert de meest rechtse positie, om sneller de waarde aan te passen kan het nodig zijn om de cursor één of meer plaatsen te verschuiven. Wanneer de machine niet in de instelmodus staat kan deze toets gebruikt worden voor een zelf-kalibratie (zie volgende pagina).
3. In de instelmodus wordt de waarde boven de cursor met één eenheid verlaagd. Buiten de instelmodus kan deze toets, wanneer hij minstens drie seconden wordt ingedrukt, gebruikt worden om de sessie te herstarten.
4. In de instelmodus wordt de waarde boven de cursor met één eenheid verhoogd. Buiten de instelmodus kan met deze toets de LCD achtergrondverlichting aan of uit worden gezet

## Bediening.

Zet de machine aan met de Aan/Uit knop. Er komen wat meldingen voorbij in de display, na 3 seconden komt hij in de normale modus.

Druk op de 'Set' knop. Bovenin in de display verschijnt 'SP', onder in beeld verschijnt de laatst ingestelde temperatuur. Wijzig indien nodig de gewenste temperatuur met de knoppen 2, 3 en 4. Bevestig de waarde door weer op 'Set' te drukken. In beeld staat nu de gewenste constante temperatuur tijd: boven in beeld 'St', onder in beeld de laatst ingestelde temperatuur. Als deze waarde op '0' wordt ingesteld wordt de timerfunctie omzeild: hij behoudt dan de ingestelde temperatuur totdat de machine wordt uitgezet.

Als de oven in werking is en de tijd is op '0' ingesteld zal de display boven in beeld de gemeten temperatuur weergegeven en onder in beeld de gewenste temperatuur, wanneer de waarde niet op '0' staat, wordt boven in beeld de gemeten temperatuur aangegeven en onder in beeld de aflopende tijd.

Als de tijd voorbij is staat er 'End' in beeld en klinkt er gedurende 30 seconden een alarm (deze kan worden uitgezet door op een willekeurige knop te drukken). Als u aan het einde van de cyclus 3 seconden op knop 3 drukt, wordt de cyclus nogmaals doorlopen.

Als de gewenste temperatuur onverhoopt wordt overschreden klinkt het alarm continue.

Als in de instelmodus gedurende één minuut niets wordt gedaan wordt deze modus vanzelf verlaten.

## Self-tuning (kalibratie).

### VOER ALLEEN EEN KALIBRATIE UIT ALS U DAAR EEN DRINGENDE REDEN VOOR HEEFT.

Dit is een vrij langdurig proces waarbij veel warmte vrijkomt.

Als er ernstig wordt getwijfeld aan de temperatuur van de droogstoof kunt u overwegen om de kalibratie uit te voeren. Ga als volgt te werk:

Druk buiten de instelmodus zes seconden op knop 2. Het self-tuning programma start. In beeld verschijnt 'RUN/AT' en deze melding knippert. Als hij stopt met knipperen is de procedure klaar en in beeld komen allerlei interne parameters langs. De nieuwe setting wordt automatisch bewaard.

Het kalibratieproces kan onderbroken worden door nogmaals zes seconden op knop 2 te drukken.

Tijdens het proces zijn de andere knoppen niet werkzaam. Bij een over-temperatuuralarm brandt het alarmlicht niet en klinkt er ook geen zoemer. De thermische beveiliging werkt wel normaal en zal altijd in werking treden wanneer dat nodig is. Tijdens het proces geeft de onderste regel van de display altijd de ingestelde temperatuur weer.

## Troubleshooting

| Verschijsel                                   | Oorzaak                                                                                 | Aktie                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| geen power                                    | Slecht contact of kapotte kabel<br>Kapotte zekering                                     | Controleer de verbindingen<br>Vervang de zekering                           |
| Temperatuur loopt niet op                     | Defect element<br>Defecte regelaar<br>Losse sensor<br>Defecte sensor                    | Vervang element<br>Vervang regelaar<br>Zet de sensor vast<br>Vervang sensor |
| Temperatuur bereikt de ingestelde waarde niet | Uitlaat is volledig geopend<br>De stoof staat te vol, de hete lucht kan niet circuleren | Sluit de poort<br>Richt de verwarmingsruimte opnieuw in                     |
| In het scherm verschijnt -----                | Defecte sensor                                                                          | Vervang sensor                                                              |

## Specificaties:

| Model:              | VOS-12013 <sup>45L</sup>                      | VOS-12014 <sup>65L</sup> | VOS-12085 <sup>85L</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vermogen:           | 1200W (230V)                                  | 1600W (230V)             | 2000W (230V)             |
| Temperatuurbereik:  | Omgevingstemp + 10 ~ 300°C                    |                          |                          |
| Fluctuatie:         | ±1,0°C                                        | ±1,0°C                   | ±1,0°C                   |
| Binnenmaten:        | 350x350x350mm                                 | 400x360x450mm            | 450x420x450mm            |
| Buitenmaten:        | 500x550x735mm                                 | 540x550x830mm            | 590x610x830mm            |
| Draagvermogen:      | 15kg per rek                                  |                          |                          |
| Gewicht:            | 37kg                                          | 44kg                     | 50kg                     |
| Omgevingscondities: | 5 - 40°C, RV ≤85%. Vrij van heftige vibraties |                          |                          |

| Model:              | VOS-12086 <sup>125L</sup>                     | VOS-12087 <sup>230L</sup> |  |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--|
| Vermogen:           | 2300W (230V)                                  | 3000W (230V)              |  |
| Temperatuurbereik:  | Omgevingstemp + 10 ~ 300°C                    |                           |  |
| Fluctuatie:         | ±1,0°C                                        | ±1,0°C                    |  |
| Binnenmaten:        | 500x450x550mm                                 | 600x500x750mm             |  |
| Buitenmaten:        | 640x640x930mm                                 | 730x680x1250mm            |  |
| Draagvermogen:      | 15kg per rek                                  |                           |  |
| Gewicht:            | 60kg                                          | 94kg                      |  |
| Omgevingscondities: | 5 - 40°C, RV ≤85%. Vrij van heftige vibraties |                           |  |



Telefoon: +31 (0)418 575080  
[www.vosinstrumenten.nl](http://www.vosinstrumenten.nl)  
[info@vosinstrumenten.nl](mailto:info@vosinstrumenten.nl)

